



FLAG (DYKDDDDDK)-Tag ELISA试剂盒

FLAG (DYKDDDDDK)-Tag ELISA kit

Cat#: ETPC001

尊敬的客户，感谢您选用本公司 QuantiCyto® ELISA 系列产品。本产品选用世界著名生产厂家的原料，采用专业体外诊断试剂生产技术制造，仅供科研使用。本产品适用于检测多种生物样本中含 FLAG(DYKDDDDDK)标签的融合蛋白，包括血清、血浆、细胞培养上清液、灌洗液、尿液、羊水、腹水、脑脊液、胸腔积液及组织匀浆液等。使用前请仔细阅读说明书并检查试剂组分。如有疑问，请联系欣博盛生物科技有限公司。Email: tech@neobioscience.com，全国服务热线: 4006 800 892。



试剂盒组成：

名 称	48T	96T
抗体预包被酶标板	8×6	8×12
冻干标准品	1000 ng/支 ×2 支	1000 ng/支 ×3 支
标准品&标本通用稀释液	12 ml×1 瓶	20 ml×1 瓶
浓缩酶标抗体	1 支(规格见标签)	1 支 (规格见标签)
酶标抗体稀释液	10 ml×1 瓶	16 ml×1 瓶
浓缩洗涤液 20×	25 ml×1 瓶	50 ml×1 瓶
显色底物 (TMB)	6 ml×1 瓶	12 ml×1 瓶
反应终止液 具腐蚀性	6 ml×1 瓶	12 ml×1 瓶
封板胶纸	3 张	6 张
产品说明书	1 份	1 份


储存条件：

未开封完整试剂盒		4℃保存，请在保质期内使用。
已开封 试剂盒	抗体包被板条	未用完的板条放回带拉链铝箔袋，封好口。4℃条件下可储存 1 个月左右。
	标准品	冻干粉-20℃可储存 6 个月左右。 稀释后的标准品使用后请丢弃。
	浓缩酶标抗体	浓缩液 4℃可储存 1 个月左右，稀释后即弃。
	标准品&标本通用稀释液	4℃条件下，可储存 1 个月左右。
	酶标抗体稀释液	
	显色底物（避光）	
	反应终止液	
	浓缩洗涤液 20×	

备注：所有试剂的批号见标签。

检测原理:

欣博盛 QuantiCyto® ELISA 试剂盒采用竞争法进行 FLAG (DYKDDDDK)-Tag 的定量分析：酶标板上预包被有 FLAG (DYKDDDDK)-Tag 抗原，在反应过程中，标本或标准品中的 FLAG (DYKDDDDK)-Tag 与已固定在酶标板上的 FLAG (DYKDDDDK)-Tag 抗原竞争性地与有限的酶标抗体上的位点结合，洗去多余的偶联物和未结合物，加入显色底物后，辣根过氧化物酶催化底物转变为蓝色产物，加终止液变黄，在450nm处测OD值。由于信号强度与样本中 FLAG (DYKDDDDK)-Tag 浓度之间呈负相关，可通过绘制标准曲线计算出标本中 FLAG (DYKDDDDK)-Tag 的浓度。

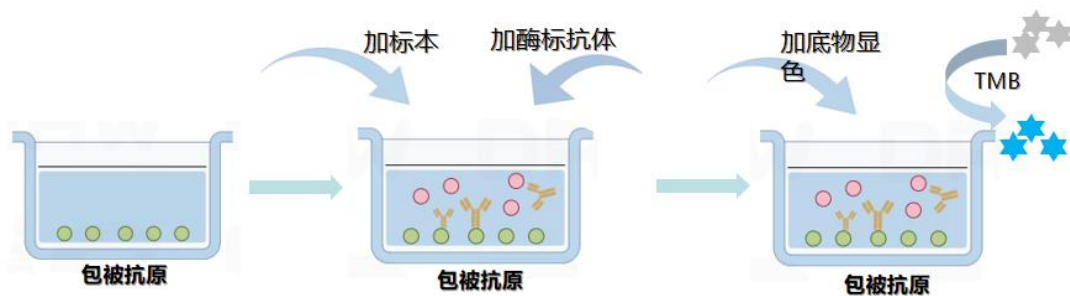**试验所需自备试验器材 (不提供, 但可协助购买):**

1. 酶标仪(450 nm波长滤光片)
2. 进口品牌高精度加液器及一次性吸头: 0.5-10 ul, 2-20 ul, 20-200 ul, 200-1000 ul。
3. 37 °C恒温箱, 双蒸水或去离子水, 坐标纸等。

可协助代购相关产品, 请咨询。

标本收集:

1. 收集血液的试管应为一次性的无热原，无内毒素试管。
2. 血浆抗凝剂推荐使用EDTA。避免使用溶血，高血脂标本。
3. 标本应清澈透明，悬浮物应离心去除。
4. 标本收集后若不及时检测，请按一次使用量分装，冻存于-20℃，-70℃电冰箱内，避免反复冻融，3-6个月内检测。
5. 如果您的样本中检测物浓度高于标准品最高值，请根据实际情况，做适当倍数稀释(建议做预实验，以确定稀释倍数)。

注意事项:


1. 试剂盒使用前请保存在2-8℃。复溶后的标准品若未用完，请废弃。
2. 浓缩酶标抗体体积小，运输中颠簸和可能的倒置，会使液体沾到管壁或瓶盖。因此使用前请用手甩几下或1000转/分离心1分钟，以使附着管壁或瓶盖的液体沉积到管底。取用前，请用移液器小心吹打4-5次使溶液混匀。
3. 从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶,属于正常现象，微加热至40℃使结晶完全溶解后再配制洗涤液。(加热温度不要超过50℃)使用时洗涤液应为室温。
4. 不同批号的试剂盒组份不能混用(洗涤液和反应终止液除外)。请提前咨询欣博盛生物科技有限公司。
5. 充分轻微混匀对反应结果尤为重要，最好使用微量振荡器(使用最低频率)，如无微量振荡器，可在反应前手工轻轻敲击酶标板框混匀。
6. 在试验中标准品和样本检测时建议作双孔检测。
7. 试验中所用的试管和吸头均为一次性使用，**严禁在不同的液体之间混用！否则将影响试验结果。**
8. 试验中请穿着试验服并带乳胶手套做好防护工作。特别是检测血液或者其他体液标本时，请按国家生物实验室安全防护条例执行。
9. 如果分次使用，请根据需要量配制各组分，以免配制过多造成浪费而影响后续试验。**剩余板孔请用封板胶纸封住，放回铝箔袋中，2个月内用完。**

检测前准备工作:

1. 请提前20分钟从冰箱中取出试剂盒，以平衡至室温。
2. 用双蒸水将**20×浓缩洗涤液**稀释成**1×工作液**。未用完的放回4℃。
3. 标准品：开盖前**1000 rpm**离心**1 min**。加入标准品&标本通用稀释液**1.0 ml**至冻干标准品中，静置15分钟，待其充分溶解后，轻轻混匀(浓度为**1000 ng/ml**)，然后根据需要进行稀释。(建议标准曲线使用以下浓度：**1000、500、250、125、62.5、31.3、15.6、0 ng/ml**)。0 ng/ml即空白孔。复溶标准品原液(**1000 ng/ml**)若未用完的请废弃。
4. 酶标抗体工作液：按当次试验所需要得用量，使用前20分钟，以酶标抗体稀释液将**30×浓缩酶标抗体**稀释成**1×工作液**。当日使用。若实验次数过多导致酶标抗体量不足，可向欣博盛公司单独购买酶标抗体。（须提供批号）

标准品稀释方法图例:

以500 ul/管为例，用标准品&标本通用稀释液将复溶后的标准品母液进行倍比稀释，具体稀释方法如下图，也可根据实际用量来稀释，如200 ul/管。

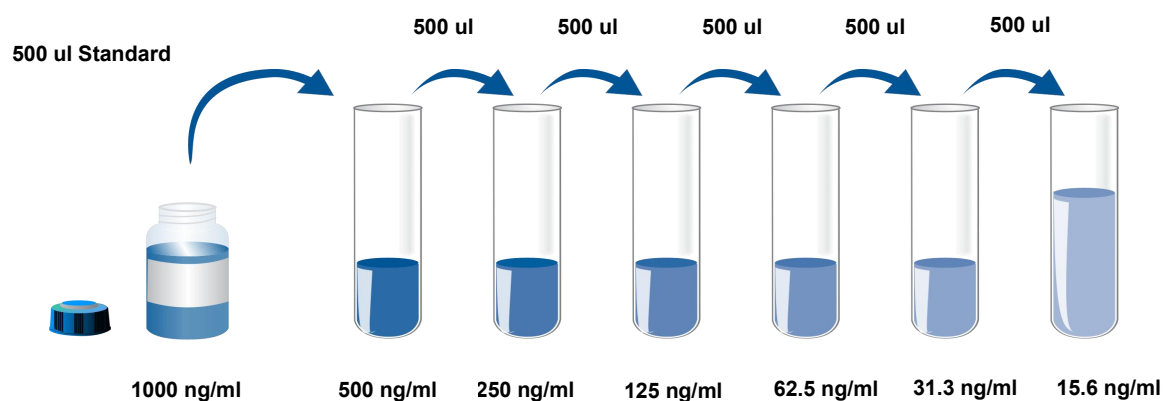

洗涤方法:

1. 自动洗板机: 要求注入的洗涤液为350 ul, 注入与吸出间隔30—60秒。洗板5次。
2. 手工洗板: 甩尽孔内液体, 在洁净的吸水纸上拍干, 每孔加洗涤液350 ul, 静置30秒后甩尽液体, 在厚实吸水纸上拍干。洗板5次。

操作步骤:

1. 从已平衡至室温的密封袋中取出试验所需板条, 未用的板条和干燥剂请放回铝箔袋内压实自封条, 密封口袋, 放回4 °C。
2. 空白孔加**标准品&标本通用稀释液**, 其余相应孔中加标本或不同浓度标准品(100 ul/孔)。
3. 除空白孔之外, 每孔加入酶标抗体工作液(100 ul/孔), 保证步骤2、3连续加样, 不要间断。加样过程在10-15分钟内完成。**务必用手轻轻敲击酶标板混匀。**用封板胶纸封住反应孔, **37°C恒温箱**, 避光孵育90分钟。
4. 打开酶标仪电源, 预热仪器, 设置好检测程序。
5. 洗板5次。
6. 加入显色底物(TMB)100 ul/孔, 37 °C恒温箱, 避光孵育15分钟。
7. 加入反应终止液100 ul/孔, 混匀后即刻测量OD₄₅₀值(3分钟内)。在仪器保存读数结果并打印一份纸质结果。
8. 实验完毕后将未用完的试剂按规定的保存温度放回电冰箱保存至有效期结束。
建议保存酶标板框, 以备下次或者今后试验使用。


结果判断:

1. 校正OD值: 每个标准品和标本的OD值应减去空白孔的OD值。
2. %B/B0 (结合量与最大结合量的比值): 将标准品和标本的校正OD值(B)除以B0的校正OD值, 乘以100, 计算得到%B/B0, 即为标品或标准孔的吸光度与最大结合(B0)孔的吸光度之比。
3. 以标曲中S1-S6的%B/B0作为纵坐标, 标准品浓度作横坐标, 绘制并选取最佳拟合曲线, 推荐使用四参数拟合。通过标本的OD值可在标准曲线上计算出其浓度。
4. 若标本OD值高于标准曲线上限, 应适当稀释后重测, 计算浓度时应乘以稀释倍数。

Chart of data

Dose (ng/ml)	Raw Data		Average	Corrected	%B/B0
0 (blank)	0.042	0.039	0.041		
0 (B0)	2.19	2.282	2.236	2.196	
31.3 (S1)	1.72	1.83	1.775	1.735	79.003
62.5 (S2)	1.433	1.523	1.478	1.438	65.475
125 (S3)	1.177	1.221	1.199	1.159	52.767
250 (S4)	0.868	0.904	0.886	0.846	38.511
500 (S5)	0.613	0.629	0.621	0.581	26.440
1000 (S6)	0.392	0.413	0.403	0.362	16.488

Plot FLAG (DYKDDDDK)-Tag standard curve

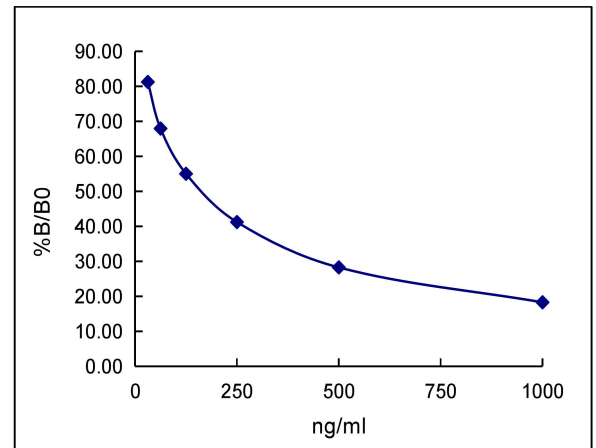

注意: 本图仅供参考, 应以同次试验标准品所绘标准曲线计算标本中 FLAG (DYKDDDDK)-Tag的含量。

灵敏度、特异性和重复性：

- 灵敏度：定义为80% B/B0=29.32 ng/ml。
- 特异性：本试剂盒特异性识别FLAG (DYKDDDDK)-Tag。
- 重复性：板内，板间变异系数均<10%。

	板内重复性			板间重复性		
样本	1	2	3	1	2	3
重复次数	10	10	10	10	10	10
平均值(<i>ng/ml</i>)	668.1	236.8	87.6	523.4	152.4	45.8
标准差	52.78	18.47	7.10	39.78	12.04	3.66
变异系数(%)	7.9	7.8	8.1	7.6	7.9	8.0

FLAG (DYKDDDDK)-Tag 简介:

FLAG(DYKDDDDK)标签蛋白是由8个氨基酸组成(Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys)的亲水短肽。FLAG的序列中，第二个氨基酸酪氨酸(Tyr)属于芳香族氨基酸，是抗原-抗体特异性反应的关键因素。其N端与带负电的天冬氨酸(Asp)相连，Asp能辅助Tyr发挥抗原性。Tyr下游的六肽序列KDDDDK(Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys)可形成高度暴露的三维结构，增强亲水性，提升FLAG 融合标签的抗原性。

FLAG 标签兼具多重优势：其分子量约为1 kDa且序列短小，通常不会与目的蛋白相互作用，不影响目的蛋白的结构和功能；因其亲水性FLAG标签常位于融合蛋白表面，便于抗体识别；其C端含有肠激酶识别位点DDDDK，利于蛋白纯化后去除标签；高抗原性使其能与 M1、M2、M5 等多种抗FLAG单克隆抗体结合。

FLAG标签广泛应用于蛋白表达与纯化、蛋白质定位、蛋白质互作、药物研发等领域中。随着技术的不断发展，FLAG标签蛋白将在推动药物发现、个性化医疗以及其他前沿领域中发挥越来越重要的作用。新型抗体的开发、检测方法的改进以及创新应用的涌现，将进一步巩固FLAG标签作为生物制药研究中关键工具的地位。

QuantiCyto® ELISA 常见问题分析:

问题一：高背景或阴性对照值偏高

可能原因	建议
阴性对照孔被阳性对照或样品污染	洗涤时，勿将洗液溢出孔外。
洗涤不充分	确保在洗涤时每个孔都充满了液体，确保将残余液体从孔中移除。
酶结合物过浓	请检查酶结合物是否按说明书规定稀释
孵育温度过高	检查孵育箱的温度是否正确、稳定
底物在使用前曝光	应保存在暗处，避光。
读板前停留时间过长	加终止液后 3 分钟内读数

问题二：阳性对照值偏低或低吸光度

可能原因	建议
试剂未平衡至室温	开始实验前，将试剂盒平衡至室温
包袋中有湿气	首次开袋标上日期，封好未使用的孔条，放入干燥剂。
样本中有抑制剂	叠氮化钠抑制 HRP 的活性
试剂在使用前未混匀	使用前混匀试剂
洗涤步骤过于剧烈	降低洗涤系统的压力
实验开始后，微孔变干燥	实验过程勿中断，应连续完成所有的实验步骤。
检测体积偏小	确保移液器已校正

问题三：边缘效应

可能原因	建议
蒸发	各步之间，须使用封版胶密封反应板。
温度不均匀	校准孵育箱，勿叠放反应板。

问题四：标准曲线不佳

可能原因	建议
倍比稀释标准品时未混匀	稀释标准品的每一步均需混匀
过早稀释	标准品在快要使用时稀释
加入的体积不正确	使用校准过的移液器，快速、等量的将标准品分配到各个微孔中。

问题五：标准曲线良好，但样本无检测信号

可能原因	建议
样本中无检测物或检测物含量极低	设置内参，重新实验
样本中其他物质影响/掩盖检测	作适当稀释，降低其他物质的干扰，或作系列稀释，检测回收率。
样本中检测物浓度过高，Hook 效应导致假低值	适当倍数稀释样本，检测物浓度尽量在试剂盒检测范围内。

问题六：重复性较差

可能原因	建议
微孔中有气泡	用针尖挑破气泡
试剂未混匀	确保充分混匀试剂
样本中有杂质或沉淀物	使用前离心
微孔包被面被吸头划破	加液时小心操作
使用用过的封板胶纸	每次须使用新的封板胶封住反应孔

